

## GNM Lyo-ready 5xEagle Premix (RT-PCR)快速说明书

**【产品名称】** GNM Lyo-ready 5xEagle Premix (RT-PCR)快速

**【产品货号及规格】**

货号	规格
RXR01WS	25 $\mu$ L/50T, 50T/套, 无甘油
RXR01WX	包装规格可定制, 无甘油

**【产品介绍】** 本产品为可冻干荧光定量 RT-PCR 反应液, 其中 5xEagle Buffer (RT-PCR)可提供缓冲环境和必要的反应原料; 10xEagle 混酶液 (RT-PCR)可提供反转录酶和 DNA 聚合酶。本产品可用作液体冻干前的性能评价及填料筛选等; 配合 GNM 冻干填料液 (推荐 DGC01X GNM 2 $\times$ 冻干填料液 A) 配制为冻干液直接进行滴珠冻干或原位冻干, 冻干后所得冻干珠适用于快速多重 RT-PCR 的扩增。

**【适用范围】** 本产品作为可冻干规格, 产品本身不含有甘油等保护剂。仅适用于冻干珠的制作、生产, 不可增加其他组分配制为反应液进行存放及使用。

**【产品组分】** 本产品由 5xEagle Buffer (RT-PCR)、10xEagle 混酶液 (RT-PCR)组成。

**【使用说明】**

### 1. 冻干体系

a) 准备: 将反应液、引物、探针、纯化水、RNA 模板等平衡至室温, 充分混匀并瞬时离心后, 备用。

b) 按下表配制冻干液

试剂	25 $\mu$ L 体系 *15 $\mu$ L 反应液冻干珠	终浓度	备注
5xEagle Buffer (RT-PCR)	5 $\mu$ L	反应终浓度 1x	随反应体系的变化 等比放大或缩小
10xEagle 混酶液(RT-PCR)	2.5 $\mu$ L	/	
冻干填料液	7.5 $\mu$ L	/	

备注: 以上表格反应液有效组分 (5xEagle Buffer(RT-PCR)、10xEagle 混酶液(RT-PCR)) 以 25 $\mu$ L 反应体系为准进行计算;

冻干辅料以 15 $\mu$ L 冻干体积为准进行计算; 按照冻干填料液、ddH<sub>2</sub>O、buffer、酶液的加液顺序进行配制。

c) 反应液充分混匀后, 根据冻干品形式, 以 15 $\mu$ L/T 进行冻干。

d) 推荐冻干程序

程序段	程序段	温度	维持时间	真空控制
1	预冻	-50 $^{\circ}$ C	1hr	关闭
2	冷冻干燥	-50 $^{\circ}$ C	8hr	开启
3		-45 $^{\circ}$ C	4hr	
4		-35 $^{\circ}$ C	13hr	
5		-25 $^{\circ}$ C	6hr	
6		5 $^{\circ}$ C	4hr	
7		25 $^{\circ}$ C	5hr	

8		35℃	4hr	
---	--	-----	-----	--

备注：可根据冻干机试剂情况适当调整程序。

e) 推荐冻干机品牌：四环福瑞、东富龙、博医康。

f) 按下表配制冻干珠反应体系

试剂	25μL 体系	终浓度
Eagle Premix (RT-PCR)冻干珠	1 颗	1x
引物	根据母液浓度稀释	0.2-1.0uM
探针	根据母液浓度稀释	0.1-0.5uM
RNA 模板	根据实验需求	/
ddH <sub>2</sub> O	补足到 25μL	/

g) 反应液充分混匀后，取 25μL 加入相应体积的反应管，上机检测。

## 2. 溶液体系

a) 准备：将 5xEagle Buffer (RT-PCR)、10xEagle 混酶液 (RT-PCR)、冻干填料液、引物、探针、纯化水、RNA 模板等平衡至室温，充分混匀并瞬时离心后，备用

b) 按下表配制反应液

试剂	25μL 体系	终浓度
5xEagle Buffer(RT-PCR)	5μL	1x
10xEagle 混酶液(RT-PCR)	2.5μL	1x
引物	根据母液浓度稀释	0.2-1.0μM(推荐浓度)
探针	根据母液浓度稀释	0.1-0.5μM(推荐浓度)
RNA 模板	根据实验需求加样（推荐 5μL）	/
ddH <sub>2</sub> O	补足到 25μL	/

备注：在溶液体系下，需加冻干体系引入的相同填料浓度与冻干珠进行测试比对。溶液不含保护剂等，其反应性与冻干珠不同，溶液性能仅作为参考。

c) 反应液充分混匀后，取 25μL 加入相应体积的反应管，上机检测。

## 3. 推荐反应条件

步骤	温度	时间	循环数
1	50℃	5min	1
2	95℃	15sec	1
3	95℃	5sec	45 个循环
4	55~65℃ 退火采集信号	10sec	

备注：退火温度应依据引物熔解温度 T<sub>m</sub> 设定，通常退火温度比引物熔解温度低 5℃；延伸时间应根据产物片段大小来设定；根据反应灵敏度要求设定循环数，在保证灵敏度的前提下应尽量减少循环数。

【保存条件及有效期】 -20±5℃ 保存 2 年，避免反复冻融。

【运输条件】 2-8℃ 运输

【基本信息】

生产企业名称/售后服务单位：北京金诺美科技股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 16 号楼-01-5 层

联系方式：010-67880228

**【说明书版本及修改日期】**本说明书已正式发布，版本为 V1.1，本次修订日期为 2026 年 01 月 04 日。

**【免责声明】**本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途。

