

GNM 2x 冻干填料液说明书

【产品名称】 GNM 2x 冻干填料液

【产品规格】

货号	产品名称	规格
DGC01X	GNM 2×冻干填料液 A(含保护剂及赋形剂)	2x, 包装规格可定制
DGC02X	GNM 2×冻干填料液 B(含保护剂及赋形剂)	2x, 包装规格可定制
DGC03X	GNM 2×冻干填料液 C(含保护剂及赋形剂)	2x, 包装规格可定制
DGC04X	GNM 2×冻干填料液 D(含保护剂及赋形剂)	2x, 包装规格可定制

【产品介绍】 本产品适用于 PCR、RT-PCR 反应体系冻干。

【产品组分】 本产品为 2x 冻干填料液，由冻干保护剂、赋形剂等组成。

【使用说明】

1. 准备工作：将 2x 冻干填料液取出平衡至室温，如有结晶可利用 50℃-60℃水浴加热溶解，充分混匀后备用。
2. 推荐使用比例：2x 冻干填料与待冻干试剂按照体积 1：1 进行混合。
*可根据冻干产品外观进行比例调整
3. 以上溶液混合完毕后，充分混匀并瞬时离心后，待冻干。

【保存条件及有效期】 -20±5℃保存 3 年。

【运输条件】 2-8℃运输

【基本信息】

生产企业名称/售后服务单位：北京金诺美科技股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 16 号楼-01-5 层

联系方式：010-67880228

【说明书版本及修改日期】 本说明书已正式发布，版本为 V1.0，本次修订日期为 2025 年 12 月 18 日。

【免责声明】 本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途。

